

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. На панели №3 (758x550) и №4 (742x550) вставить полкодержатель
2. К панели №2 (1100x550) с помощью мебельных болтов и колпачковой гайки крепится металлокаркас.
3. Панели №3 и №4 соединяются деталями №1, №2 и №5 (1068x80) и №6 (100x1100) с помощью евровинтов.
4. Проверить равенство диагоналей и прибить гвоздями заднюю стенку ДВП №9.
5. Поднять основание шкафа и установить его на место с помощью регулируемых ног выставить в горизонт.
6. По разметке на боковых панелях навесить створки №7 с помощью саморезов 4x16 и отрегулировать.
7. Соединение камеры и тумбы через планки №5 саморезами 4x30.

## Назначение изделия:

Шкаф лабораторный вытяжной ШЛМВ-Л-01 «ЛАВКОР» предназначен для проведения химико-аналитических исследований материалов, связанных с использованием токсичных паров и газов.

## Технические характеристики:

1. В основании конструкции металлокаркас из профильных труб 25x25x1,5мм, окрашенный методом порошкового напыления, цвет - белый
2. Материал: ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм
3. Фасады кромка ПВХ 2мм
4. Торцы всех остальных панелей - кромка ПВХ 0,4мм
5. Задняя стенка - ЛДВП.
6. В нижней части справа за дверкой - одна полка ЛДСП 16мм кромка ПВХ 0,4мм.
7. Столешница – постформинг 26 мм
8. Оснащен вертикально подвижным экраном из оргстекла (дискретная фиксация), люминесцентной лампой для освещения рабочей камеры.
9. Питание -220 В, Потребляемая мощность лампы освещения -18 Вт.
10. Максимальная нагрузка на столешницу – не более 40 кг
11. Объем рабочей камеры 0,6 м. куб.
12. Рабочая камера поставляется в собранном виде, тумба - в разобранном

## Габаритные размеры, мм:

Ширина 1100

Глубина 600

Высота 2200

Масса, кг - 100

## Габаритные размеры с упаковкой:

Упаковка 1: 1130x630x1336 мм

Упаковка 2: 1120x780x80 мм

## Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. (Упаковка 1) – 0,95

Объем, м.куб. (Упаковка 2) – 0,07

Вес, кг. (Упаковка 1) – 64,5.

Вес, кг. (Упаковка 2) – 37,5.

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 2.

Шкаф лабораторный вытяжной ШЛМВ-Л-01  
«ЛАВКОР»

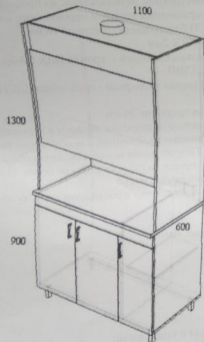


СХЕМА СБОРКИ

Шкаф лабораторный вытяжной ШЛМВ-Л-01 «ЛАВКОР»

