

Паспорт
Штативы металлические для лабораторных принадлежностей
МИДП.300100.002 ТУ

1. Назначение

Предназначены для размещения лабораторных принадлежностей (пробирок, контейнеров, виал) при проведении работ в научно-исследовательских лабораториях.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Лабораторная принадлежность	Габаритные размеры, мм (пред. откл. ±2 мм)	Количество гнезд, шт.	Диаметр гнезда, мм
Ш-10/30 К	Контейнеры 30 мл	203 × 85 × 63	10	30
Ш-10/43 К	Контейнеры 60 мл	263 × 111 × 63	10	43
Ш-10/60 К	Контейнеры 120 мл	348 × 149 × 63	10	60
Ш-10/18	Пробирки Ø до 18 мм	110 × 65 × 94	10	18
Ш-10/23	Пробирки Ø до 23 мм	170 × 70 × 128	10	23
Ш-10/30	Пробирки Ø до 30 мм	205 × 85 × 95	10	30
Ш-10/43	Пробирки Ø до 43 мм	268 × 111 × 97	10	43
Ш-20/18	Пробирки Ø до 18 мм	210 × 65 × 94	20	18
Ш-40/18	Пробирки Ø до 18 мм	210 × 125 × 94	40	18
Ш-40/15	Пробирки Флоринского Ø до 15 мм	210 × 125 × 95	40	15
Ш-100/15	Пробирки Флоринского Ø до 15 мм	215 × 210 × 63	100	15
Ш-25/23	Пенициллиновые флаконы (виалы) на 10 мл и 15 мл	152 × 152 × 46	25	23
ШМБ-40/18	Пробирки Ø до 18 мм	247 × 163 × 115	40	18

1. Штативы изготовлены из ленты марок Амг, Амц по ГОСТ 13726 или листа марок Амг, Амц по ГОСТ 21631. Данный материал обеспечивает легкость и долговечность изделия.
2. Изделия устойчивы к воздействию стерилизации по МУ 287-113 водяным паром при давлении 0,20 МПа или воздушным методом при температуре $(160 - 180)_{-10}^{+2}$ °С. Перед стерилизацией изделия должны подвергаться предстерилизационной очистке ручным способом по МУ 287-113.
3. Возможна обработка дезинфицирующими средствами.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Штативы упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с этикеткой внутри. Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила работы с изделиями из металла.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие штативов металлических для лабораторных принадлежностей требованиям МИДП.300100.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.